

## Décontamination du Labo P2 (voir liste des agents désinfectants)

### Utilisation courante

- **Après chaque utilisation**, la hotte est décontaminée à l'EtOH 70% ou au désinfectant.
- S'il y a eu des projections, utiliser de la Javel 2% (attention la Javel oxyde l'inox), laisser pendant 30min, puis bien rincer avec de l'eau.
- Après nettoyage, les UV de la hotte sont allumés pendant 15min.
- Tous les liquides sont retenus dans un récipient contenant de la Javel (à une concentration finale d'**au moins 0.5%**) et laissés durant la nuit pour inactiver tous les virus (ou autre organismes). Le tout est ensuite jeté dans l'évier.
- Les déchets solides sont jetés dans une poubelle garnie d'un sac rouge installé dans la hotte. Une fois plein, le sac est noué à l'aide d'un lien et déposé dans la poubelle rouge.

### Entretien des centrifugeuses

- **Après chaque utilisation** d'une centrifugeuse, le rotor et l'intérieur de la cuve doivent être nettoyés à l'EtOH 70% ou au désinfectant.
- S'il y a eu des projections, utiliser de la Javel 2% (attention la Javel oxyde l'inox), laisser pendant 30min, puis bien rincer avec de l'eau.

### Entretien du microscope

- **Après utilisation**, le microscope doit être nettoyé à l'EtOH 70% ou au désinfectant.

### Entretien de l'évier

- L'utilisateur doit veiller à la propreté générale de l'évier en le nettoyant avec un détergent et à la Javel 2% s'il y a lieu.
- **1x par semaine par l'équipe du tournus**, l'évier est nettoyé et désinfecté à la Javel 2% pendant 5min, puis bien rincé à l'eau.

### Entretien de l'incubateur

- **2x par mois par l'équipe du tournus**, l'eau de l'incubateur est changée et le bac décontaminé avec du désinfectant pendant 5min, puis nettoyé avec de l'EtOH 70%.
- **1x à la fin du mois par l'équipe du tournus**, l'incubateur est aspergé et décontaminé avec du désinfectant pendant 5min, puis nettoyé avec de l'EtOH 70%.

### Entretien de la hotte

- **1x à la fin du mois par l'équipe du tournus**, la hotte est aspergée et décontaminée avec du désinfectant pendant 5min, puis nettoyée à l'EtOH 70%.

### Entretien général semestriel

#### **2x par année par le répondant du laboratoire (avec l'aide d'une équipe du tournus)**

- L'incubateur est entièrement démonté et chaque pièce est décontaminée et passée à l'autoclave.
- La hotte est entièrement démontée et chaque pièce est décontaminée au désinfectant pendant 5min, puis avec nettoyée à l'EtOH 70%.
- Nettoyage de l'ensemble des appareils du laboratoire (microscope, centrifugeuses, etc.).
- Nettoyage de l'ensemble du laboratoire (sol, étagère, rangement des placards).
- Décontamination des surfaces au désinfectant et nettoyées à l'EtOH 70%.

### Entretien spécial

- **1x par année (couplée avec le nettoyage semestriel si cela est possible)** la hotte est décontaminée et nettoyée en vue de la visite d'entretien par le constructeur.
- **Tous les 3 ans** un traitement au formol de la hotte devrait être effectué.